

nanoLC-MS/MS、Mascot Searchでタンパクを同定 タンパク質同定サービス キャンペーン

通常希望納入価格

¥60,000/サンプルのところ
(消費税別)

¥50,000/サンプル
(消費税別)


にて同定いたします。



2018年10月1日～2019年1月31日まで

解析の流れ

解析結果をメールにて
送付いたします。

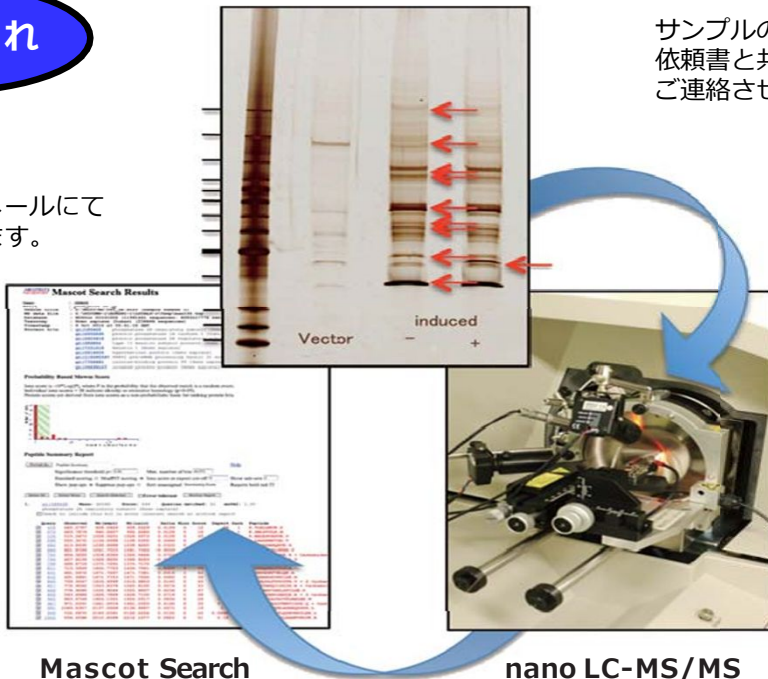

サンプルの切り出し前の電気泳動写真を
依頼書と共に送付ください。解析可否を
ご連絡させていただきます。

サンプルを4℃、平日着にて
送付ください。

ゲル断片を脱色、システイン
残基のSH基の還元アルキル
化などを行った上で、トリ
プシンによりゲル内消化を行
います。消化されたペプチド
断片を抽出し、脱塩処理の後
nanoLC-MS/MSで質量を
測定します。

Mascot search (MS/
MS Ion Search) により
タンパク質を同定します。

解析結果 報告

解析結果は、NCBIのデータベースにて Mascot Search Results (pdf)、同定されたタンパク質に関する付加情報 (UniProtKB などによる) 資料 (pdf)、およびそれらのデータをExcel形式のレポートにまとめたものをメールでご報告いたします。必要な場合はQSTARXLanalystQSの生ファイル (AB Sciex社Analyst QS用wiff形式ファイル) CDの形でお届けいたします。
生物種に関するご希望があればお申し付け下さい。お手持ちのデータベースによるMascot検索をご希望の場合はデータをご提供下さい。

ご依頼方法

ホームページの依頼書（Excel）をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、泳動写真と合わせて下記アドレスまでお送り下さい。解析の可否を確認し、ご連絡させていただきます。

ホームページ



和光 タンパク質同定

検索



メールアドレス



jutaku@fujifilm.com

解析結果に関するご注意

■何らかの修飾（糖鎖付加など）を受けていたり、データベースへの登録が不十分であれば、タンパク質同定が困難となり、同定には至らない場合があります。

その場合、そのデータ（Mascot Search Results）の提供を以って、解析終了とさせていただきます。

■解析結果から、目的のタンパク質量が足りない、もしくはそれ以外の理由で解析不可であったと判断した場合、下記より選択いただきます。

A) サンプルを再調製し、再解析を行う。

この場合、解析の結果にかかわらず正規料金を請求させていただきます。

B) 再解析を断念する。

15,000円（税別）／サンプルをご負担していただきます。

関連製品

コードNO.	製品名	容量	希望納入価格
299-58901	銀染色MSキット	20テスト	19,000円


サンプルの調整の際に推奨しておりますMS用の染色キットです。

他、関連製品を多数ご用意しております。

詳しくはHPをご確認下さい。

和光 電気泳動

検索

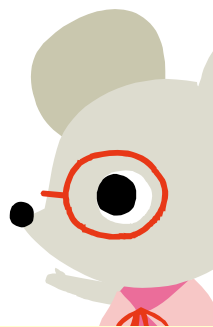

●本文に記載しております試薬は、試験・研究用にのみ使用されるもので、「医薬品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
●希望納入価格には消費税等が含まれておりません。 ●希望納入価格は予告なく変更する場合がございますがご了承下さい。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

●九州営業所 ●中国営業所
●東海営業所 ●横浜営業所
●筑波営業所 ●東北営業所
●北海道営業所



フリーダイヤル 0120-052-099

フリーファックス 0120-052-806

試薬URL: <https://labchem.wako-chem.co.jp>

販売元

検体送付先

株式会社日本プロテオミクス

〒980-8579 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-40

Tel 022-342-1742 / Fax 022-342-1743

「株式会社日本プロテオミクス」は東北大学連携インキュベータに所在し、プロテオーム解析を専業とする株式会社日本バイオサービスの関係会社です。